


## Consignes générales du laboratoire de biologie

Pour l'observation au **microscope optique (microscope photonique)**, il faut :

1. **Brancher** le microscope et **allumer** la lampe.
2. **Poser la lame** à observer sur la platine.
3. **Mettre au point** (pour que l'image soit bien nette) avec la grosse vis, puis affiner avec la petite vis (**faire très attention pour éviter de casser les lames**).
4. Commencer toujours par le **petit objectif** puis **changer d'objectif si nécessaire** pour grossir davantage l'image.

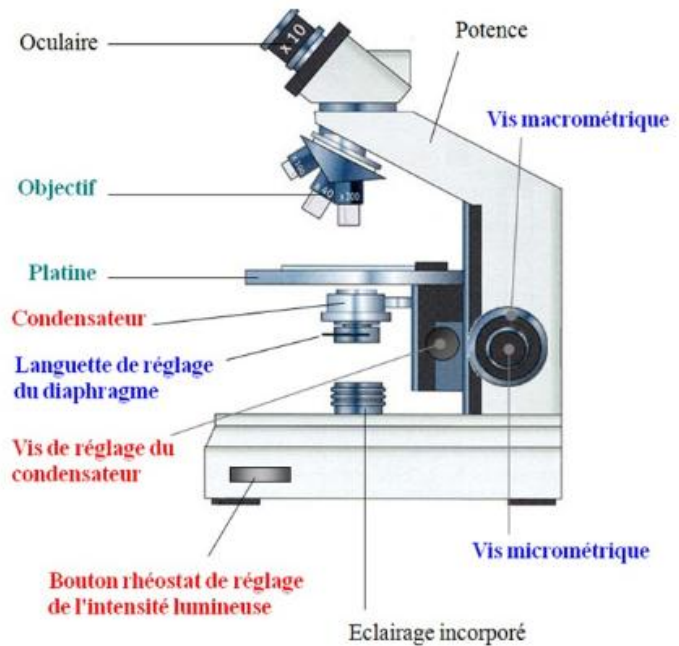

- Pour déplacer le microscope, **il ne faut jamais le faire glisser sur la paillasse** mais le **prendre délicatement de la potence**.
- Ne pas laisser le microscope allumé trop longtemps.
- Après avoir fini d'observer, ne pas oublier **d'éteindre et de ranger** le matériel (microscope, lame, lamelle...).
- Nettoyer son périmètre de paillasse et ranger son tabouret à la fin de chaque séance.
- Ne pas jeter les débris de la gomme et du crayon après l'avoir taillé dans les éviers.